

電子はかり 定期点検データシート

点検実施日	
-------	--

点検実施者	
-------	--

点検対象機	
-------	--

器物番号	
------	--

日常点検で行う項目の確認

検 査 項 目	結 果
点検1:設置状態(水平)の確認。	
点検2:計量皿やその周辺の汚れ、異物の有無の確認。	
点検3:ゼロ点の戻り確認。	
点検4:普段測定している重量の分銅を載せ、重量表示を確認。	

定期点検

点検1:ひょう量の分銅を載せ、重量表示を確認

点検用分銅	g	個
	g	個
	g	個

(ひょう量)

点検基準	~	g
------	---	---

重量表示が上記の範囲である事。

検 査 項 目	結 果
<点検手順> ①重量表示が0.0gである事を確認。 ②点検用分銅を計量皿に載せます。 ③重量表示が点検基準内であることを確認。 ④分銅を降ろし、重量表示が0.0gとなることを確認。	

点検2:ひょう量の1/2分銅を載せ、重量表示を確認

点検用分銅	g	個
	g	個
	g	個

(ひょう量の1/2)

点検基準	~	g
------	---	---

重量表示が上記の範囲である事。

検 査 項 目	結 果
<点検手順> ①重量表示が0.0gである事を確認。 ②点検用分銅を計量皿に載せます。 ③重量表示が点検基準内であることを確認。 ④分銅を降ろし、重量表示が0.0gとなることを確認。	