


H F 強化皿取扱説明書

おねがい

- 本製品を正しくご使用いただくため、取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分理解した上でご使用を開始してください
- 取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

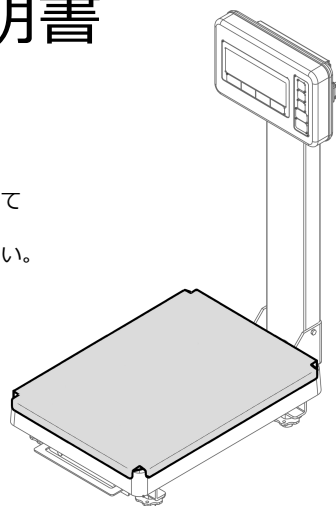

本書の記号について

以下のマークが持つ意味を理解し、本書の指示に従ってください。

マーク	意味
	回避しないと軽傷又は中程度の傷害を招くことがある状況を示しています。
注 記	強調したい情報について使用しています。
参 考	操作を行うときに参考となる情報について使用しています。

付属品の確認


箱の中には次の物が同梱されています。万一、不足や破損等がありましたら、お買い上げの販売店、または弊社営業部門・サービス部門までご連絡ください。

①強化皿	②取扱説明書

組立と動作の確認


注 記 強化皿の取り付けは必ず電源を切ってから行ってください。

1 はかりの電源を切る

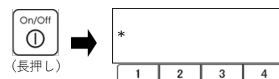

[On/Off] キーを長押し (約 2 秒間) します。はかりの電源が切れます。

2 強化皿を取り付ける

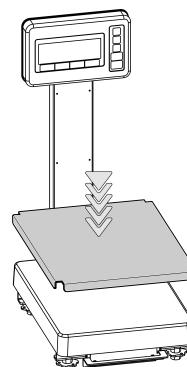


強化皿をはかり本体の計量皿の上に乗せます。

注意

強化皿を乗せる時にはかり本体との間に指を挟まないよう注意してください。


3 はかりの電源を入れる

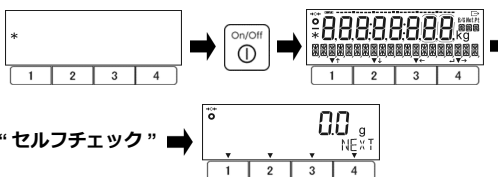

“セルフチェック”

[On / Off] キーを押します。表示画面の全ての表示が点灯し、はかりのセルフチェックを行います。セルフチェック中は LCD の表示が自動的に切り替わります。セルフチェック終了後、測定画面になります。

4 ゼロ点調整をする

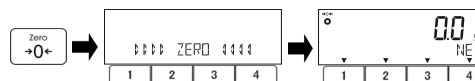

[Zero] キーを押します。表示がゼロになり、< →0← > マークが点灯します。

参 考

- 1) [Zero] キーを押しても < →0← > マークが点灯ないときは初期ゼロ調整 (ひょう量の 13%以下) されていません。
- 2) 電源を入れた状態で強化皿を乗せたときは、強化皿の重量 (約 5.2kg) が加算され、ひょう量まで計量出来ません。
- 3) 電源を入れた状態で強化皿を乗せたときは、ゼロ調整範囲 (ひょう量の 1.5%) を超えるため [Zero] キーによるゼロ調整は出来ません。