

ALEキャリングケースオプション

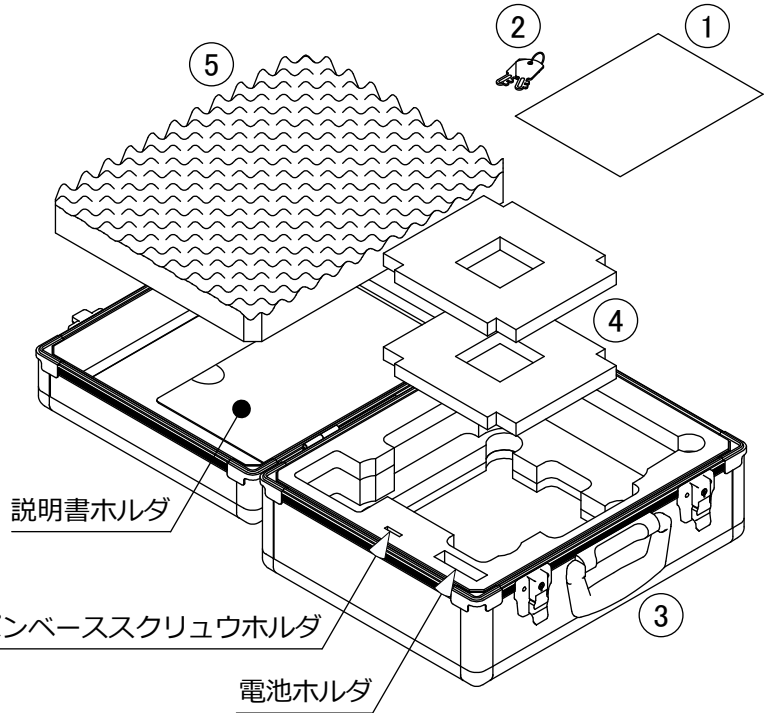
この度は、ALEキャリングケースオプションをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本品はALE1502～15001のはかりに使用できる持ち運び用のケースです。

■対応機種






- ・ALE1502(H)、ALE1502R
- ・ALE2202(H)、ALE2202R
- ・ALE3202(H)、ALE3202R
- ・ALE6202(H)、ALE6202R、ALE6201R
- ・ALE15001(H)、ALE15001R

▲ 注意

本品は落下時の衝撃からはかりを保護することを保証するものではありません。持ち運ぶ際は落とさないよう十分に気を付けてください。




■部品一覧
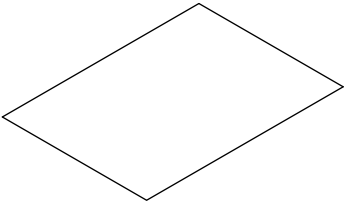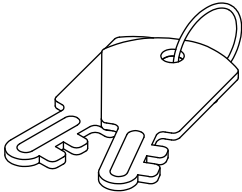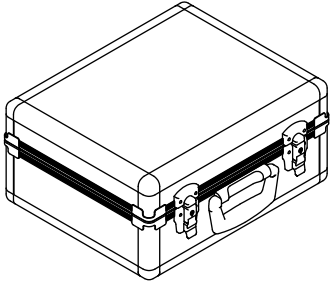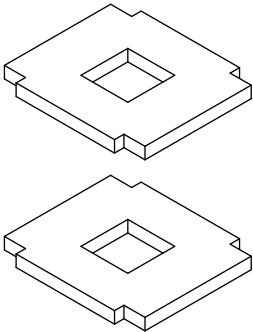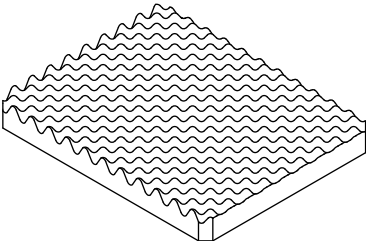
| | | |
|--|--|--|
| <p>① 取扱説明書(本紙)</p>  | <p>② 鍵 ×2</p>  | <p>③ キャリングケース本体</p>  |
| <p>④ オサエパッド ×2</p>  | <p>⑤ 波型クッション</p>  | |

■ はかりの収納手順

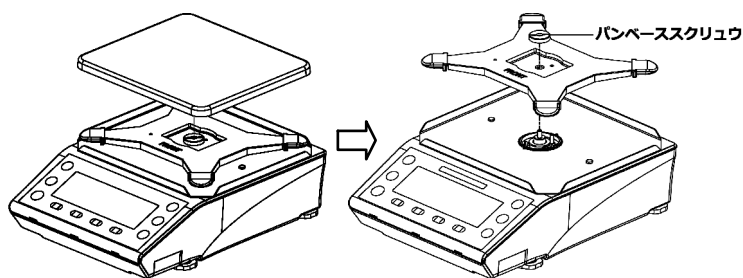
- ①パンベーススクリユを
反時計回りに回し、はかりから
皿とパンベースを外す。



- ②キャリングケースの底に、
皿とパンベースを重ねた状態
で入れ、オサエパッドを載せる。

▲ 注意

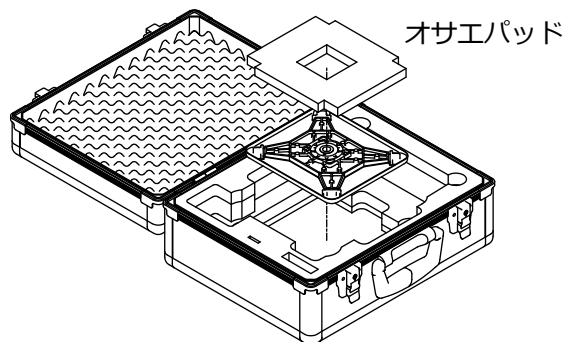
- ・オサエパッドを載せずに使用すると、
はかりの破損の原因となります。
必ずオサエパッドを載せた状態
でご使用ください。



- ③キャリングケースにはかりを
入れ、オサエパッドを上に乗せる。

▲ 注意

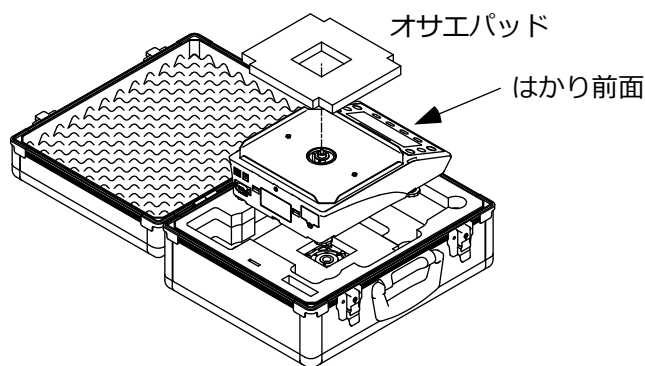- ・はかりを入れる向きに注意して
ください。
- ・オサエパッドを載せずに使用すると、
はかりの破損の原因となります。
必ずオサエパッドを載せた状態
でご使用ください。



- ④キャリングケース各部に
パンベーススクリユ、ACアダプタ、
単三乾電池4本、ALE取扱説明書を
収納し、波型クッションを蓋の裏に
戻して蓋を閉じる。

▲ 注意

- ・波型クッションを外した状態で蓋を
閉じるとはかりが固定されず、
はかりの破損の原因となります。
波型クッションを蓋の裏に取り付けた
状態でご使用ください。

