

# GMWⅡ－12K

## 出力オプション取付手順

- はかりを安全に正しく使用していただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分理解した上で正しくお使いください。
- この取扱説明書は、お読みになった後も本体の近くに大切に保管し、必要な時にお読みください。


# 新光電子株式会社



# 出力オプション 取付手順


## ケースの外し方

1. ACアダプタを抜いて計量皿とパンベースを外します。
2. ケースとシャーシの止めネジを外します。
3. ケースを外します。

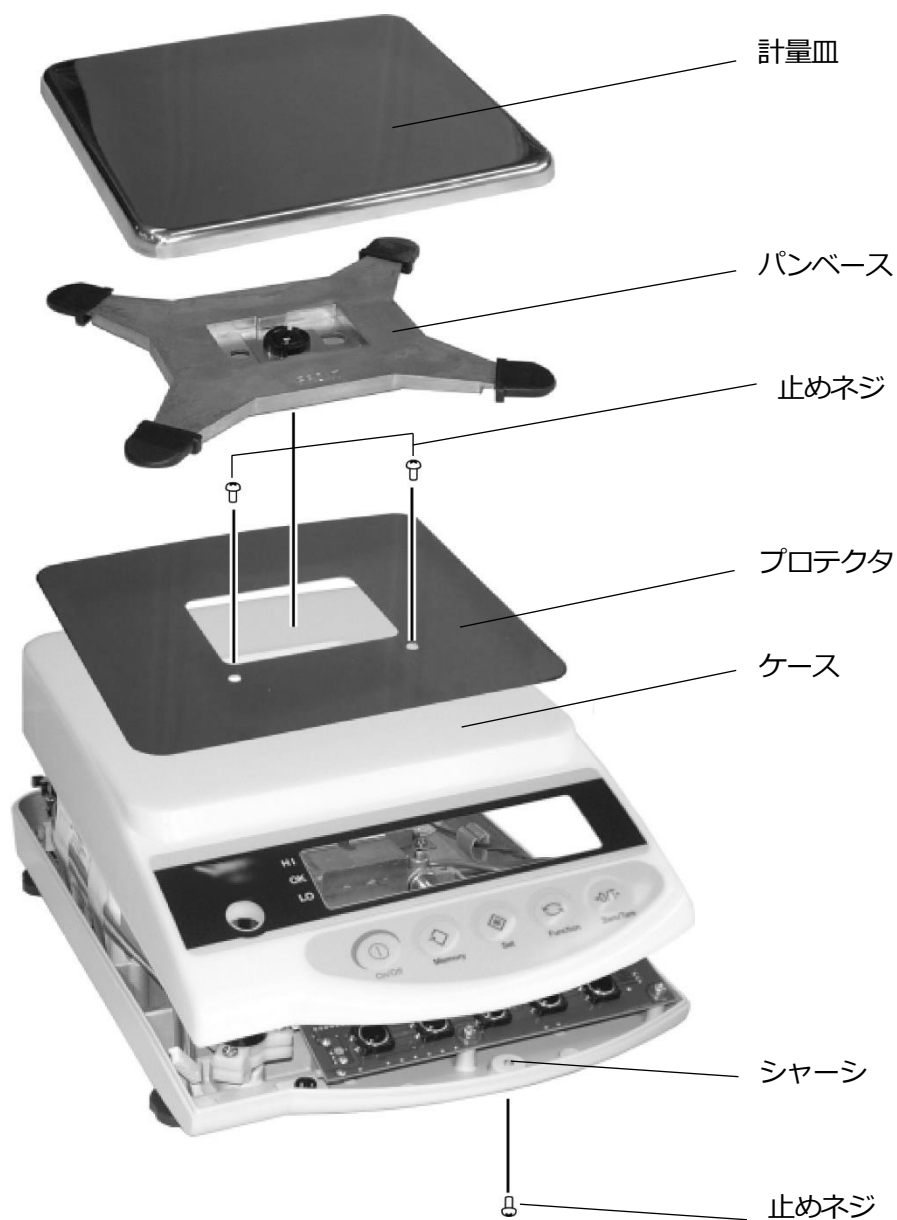


# オプション基板 取付手順

## 1. 基板をシャーシに取付ける

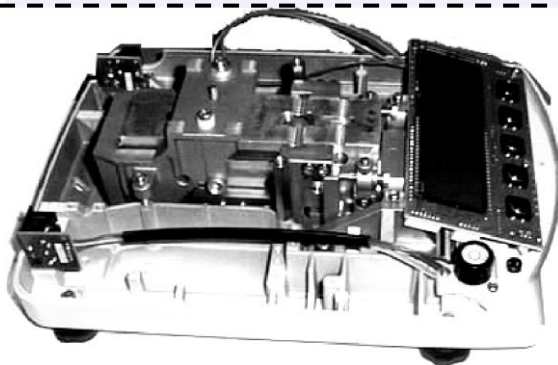


基板 Assy を固定する

コードを固定する

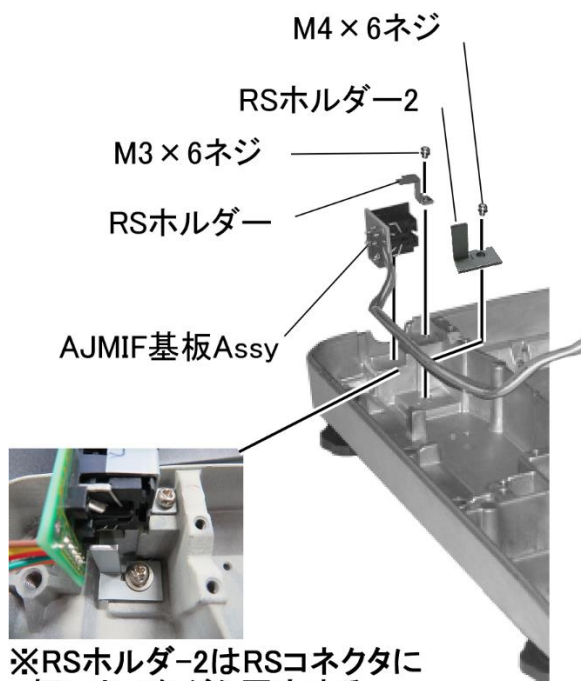


※RSホルダー-2はRSコネクタに押し当てながら固定する。取付位置に注意。

ナイロンクランプ  
M3 × 8ネジ

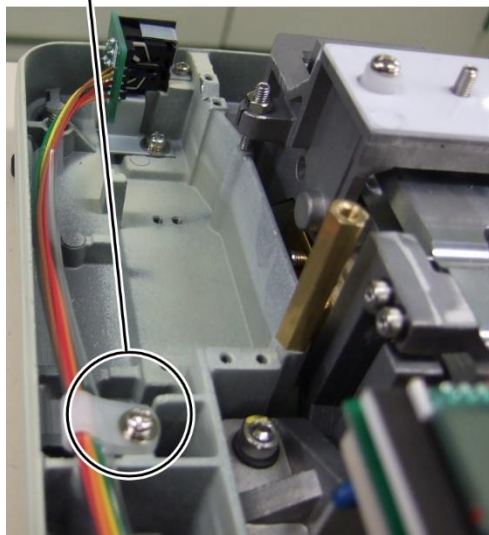


## 2. コネクタを AJDP2 基板に差し込む

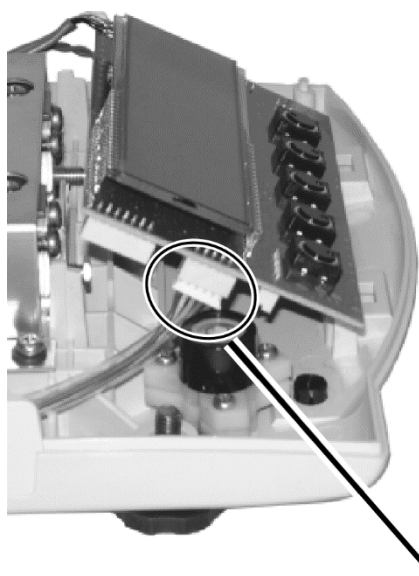

ここにオプション基板のコネクタを差し込む

## 3. ケースを取付け、出力端子の上に RS232C ラベルを貼付けます

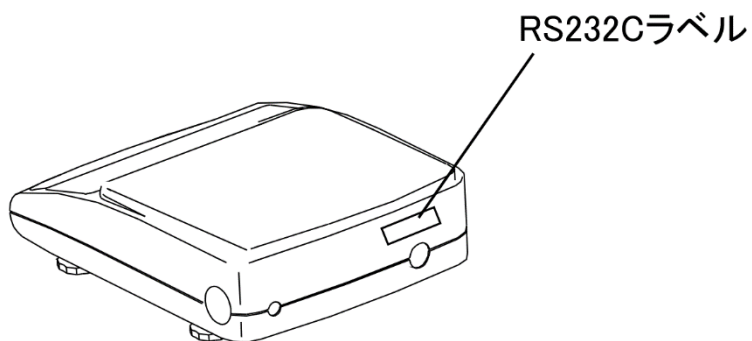

# 部品一覧：RS232C オプション

 <p>RS232C ラベル × 1</p>	 <p>AJMIF 基板 × 1</p>	
 <p>ナイロンクランプ M3×8 ネジ× 1</p>	 <p>RS ホルダー 1 M3×6 ネジ× 1</p>	 <p>RS ホルダー 2 M4×6 ネジ× 1</p>

DIN5P 適合プラグ：MP-132-1（マル信無線電機製）（別売）



未来をはかる——

# 新光電子株式会社

本社・東京:〒173-0004 東京都板橋区板橋1-52-1

TEL 03-5944-1642 FAX 03-6905-5526

関 西:〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2

TEL 078-921-2551 FAX 078-921-2552

名 古 屋:〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-6

TEL 052-561-1138 FAX 052-561-1158

開発・製造: つくば事業所

【修理品受付窓口】

東京サービス係 〒304-0031 茨城県下妻市高道祖4219-71

TEL 0296-43-8357

関西サービス係 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2

TEL 078-921-2556

ご購入店